

Utiliser une pipette jaugée



Verser un peu d'eau distillée dans un bécher.

Rincer la pipette avec l'eau distillée:

- la remplir
- rejeter l'eau

Verser un peu de solution dans un bécher.

Rincer la pipette avec la solution à prélever:

- la remplir
- rejeter la solution

Remplir la pipette avec la solution en dépassant légèrement le trait de jauge supérieur.

Ajuster le niveau au trait supérieur la pipette verticale étant hors de la solution, son extrémité touchant le bécher.

Vider le contenu de la pipette dans un récipient adapté : s'arrêter au trait de jauge inférieur.

L'extrémité de la pipette doit toucher la paroi du récipient lors de la visée.

Vider le reste du contenu de la pipette jaugée dans un récipient poubelle. Ranger le matériel.

